

Quest UV 動態循環殺菌超純水系統

簡易操作說明

【外觀按鍵功能】



【系統運作】

就緒狀態主畫面螢幕顯示水質 18.2MΩ、系統狀態、純水儲槽容量。
停止使用 10 分鐘後自動進入休眠狀態(螢幕反黑, ELGA 背景)如下圖 1, 按任意鍵恢復至就緒狀態。



【取水方式】

A. 定量取水

1. 按一下定量取水鍵, 進入設定畫面(如上圖 2)。
2. 依需求按上下鍵, 設定取水量(100ml~7000ml)。
3. 將容器放置於取水口下方, 按一下取水鍵, 水自動注入容器中。

B. 手動取水

在取水口下方放置容器, 在主畫面中按下取水鍵, 水量達需求後放開。

【功能設定】

Quest UV 有三種畫面: 主畫面(手動取水)、定量取水畫面、功能設定畫面。
在主畫面中, 按住確認鍵 2 秒後進入功能設定畫面。按離開回主畫面。

Features	功能設定
Set Language	語言選擇
Set Alarms	設定警告/水質/水溫
Set Time	設定時間
Set Sleep Time	設定休眠時間
Display Units	設定顯示單位
Temperature Compensation	溫度補償
Auto Volume Calibration	自動容量校正
Sanitization	系統消毒
Change Purification Pack	更換純換管匣
Reset Reminders	重置耗材提醒
Feedwater CO ₂	進水二氧化碳濃度設定
Exit	離開

【耗材更換建議週期】

耗材名稱	使用壽命*	保存期限
PP4PAK001 多功能免管殼前處理管匣套組(3支/組)	3-6月	3年
LC292 超純水純化管匣, Quest	6-12月	2年
LC209 超純水電子感應消毒管匣	6-12月	2年
LC210 185/254nm 雙波長光氧化殺菌紫外線燈	12-24月	5年
LC291 複合式空氣過濾膜組, Quest	12-24月	2年
LC136M2 複合式空氣過濾膜組	12-24月	2年
LC145 0.2 微米終端過濾膜組	6-12月	2年
LC197 Biofilter 去生物性內毒素終端過濾膜組	3-12月	2年
LC217 掃流螺旋式一體成形逆滲透管匣	24-36月	2年

* 使用壽命為估計時間, 具體更換時間得依使用情況而定

注意事項:

1. 每次取水量勿超過 5 公升 (L)
2. 取水量超過 1 公升者, 取水完畢後, 請按下純水機旁的手動補水按鈕。
3. 連接純水機的水龍頭, 勿動。